


## HI7134

checker voor  
fosfaat laag bereik

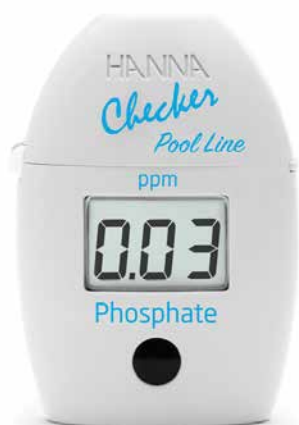



Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing goed door. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat het geschikt is voor de omgeving waarbinnen het wordt gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, voor uw veiligheid en die van het instrument.

---

➤ Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

---

➤ Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


## VOOR GEBRUIK

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

Deze checker wordt geleverd met:

- monstercuvetten en doppen (2)
- startkit reagentia
- 1,5 V AAA-batterij

## KENMERKEN

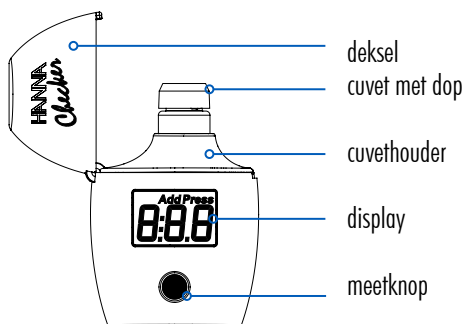


Toepassing	zout en zoet water
Bereik	0,00 tot 2,50 ppm (LR)
Resolutie	0,01 ppm
Nauwkeurigheid	$\pm 0,04$ ppm $\pm 4\%$ van meetwaarde (bij 25 °C)
Lichtbron	led bij 525 nm
Lichtdetector	silicone fotocel
Methode	aanpassing van de ascorbinezuurmethode
Omgeving	0 tot 50°C, RH max. 95% niet-condenserend
Batterij	1 x 1,5 V AAA
Dimensies	86,0 x 61,0 x 37,5 mm


## MEETPROCEDURE



Druk op de knop om de meter in te schakelen. Op het display verschijnt "ADD", "C.1" en "PRESS". De meter is klaar om te meten.

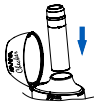


Vul de cuvet met 10 ml van het monster (tot aan het streepje). Plaats de cuvet in de meter en sluit het deksel.

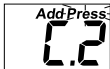


Druk opnieuw op de knop. Op het display verschijnt "ADD", "C.2" en "PRESS". De meter is nu op nul = "ZERO" gezet.



Haal de cuvet uit de meter en voeg aan de cuvet één zakje reagens toe. Schud zacht 2 minuten om het poeder op te lossen. Plaats de cuvet opnieuw in de meter en sluit het deksel.

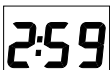

Druk op de knop en houd deze ingedrukt om de timer te activeren.

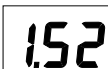

Op het display verschijnt na het aftellen het meetresultaat.

## MELDINGEN

A rectangular LCD display showing the characters 'L.H.' in a bold, black, sans-serif font.

### Light High

Het instrument heeft te veel licht om de meting uit te voeren. Controleer de voorbereiding van het blanco monster.

A rectangular LCD display showing the characters 'L.Lo' in a bold, black, sans-serif font.

### Light Low

Het instrument heeft te weinig licht om de meting uit te voeren. Controleer de voorbereiding van het blanco monster.

A rectangular LCD display showing the characters 'Inu' in a bold, black, sans-serif font.

### Inverted cuvette

Het te meten monster en het blanco monster werden in verkeerde volgorde gemeten.

A rectangular LCD display showing the number '0.00' in a digital, segmented font.

### Under Range

Een knipperende 0.00 duidt erop dat de cuvet met monster en reagentia minder licht absorbeert dan de zero cuvet. Gebruik dezelfde cuvet voor de zero en de meting.

A rectangular LCD display showing the number '5.00' in a digital, segmented font.

### Over Range

Een knipperend maximum duidt erop dat de meetwaarde boven de meetlimiet is. Verdun het monster en meet opnieuw.

A rectangular LCD display showing the characters 'bAt' in a bold, black, sans-serif font.

### Battery Low

De batterij moet vervangen worden.

A rectangular LCD display showing the characters 'bAd' in a bold, black, sans-serif font.

### Dead Battery

De batterij moet vervangen worden. Na dit bericht zal de meter zich uitschakelen.

## TIPS VOOR ACCURATE METINGEN


- Het is belangrijk dat het te meten monster geen zwevende deeltjes bevat of gekleurd is.
- De buitenkant van de cuvet moet schoon en droog zijn.
- Door met de cuvet te schudden kunnen luchtbelllen ontstaan die foutieve meetwaarden geven. Verwijder de luchtbelllen door voorzichtig de cuvet in cirkels te bewegen of door voorzichtig tegen de cuvet aan te tikken.
- Na het toevoegen van het reagens direct doorgaan met de meetprocedure.



- De cuvet na gebruik onmiddellijk uitspoelen om afzetting van reagentia (=kleurstof) te vermijden. De cuvet moet ook van binnen altijd schoon blijven.

## BATTERIJEN VERVANGEN

Wanneer de batterij leeg is, geeft het instrument “bAd” en dan “bAt” gedurende 1 seconde weer en wordt vervolgens uitgeschakeld. Haal de oude batterij uit de batterijhouder door de schroef onderaan de meter los te maken met een schroevendraaier en plaats een nieuwe 1,5 V type AAA batterij. Let op de juiste polarisatie (+ en -). Monteer nadien het batterijdeksel en draai de schroef vast.

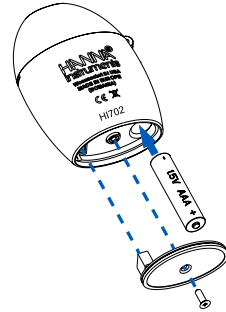

## ACCESSOIRES

HI7134-25	reagentia voor fosfaat (25 tests)
HI7134-11	kit met standaarden voor fosfaat
HI731318	reinigungsdoekjes (4)
HI731315	glazen cuvetten (4)
HI731353	afsluitdoppen voor cuvetten (4)
HI740028P	1,5 V AAA batterijen (12)

## GARANTIE

Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies. Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud wordt niet gedekt. Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten.

## **Hanna Instruments Nederland**

Betuwehaven 6  
NL-3433 PV Nieuwegein  
+ 31 (0)30-289 68 42  
[info@hannainstruments.nl](mailto:info@hannainstruments.nl)  
[www.hannainstruments.nl](http://www.hannainstruments.nl)

## **Hanna Instruments België**

Winninglaan 8  
BE-9140 Temse  
+ 32 (0)3 710 93 40  
[info@hannainstruments.be](mailto:info@hannainstruments.be)  
[www.hannainstruments.be](http://www.hannainstruments.be)